

DrivingM[®] BHK Cell Medium

Tac-S101 BHK 细胞无血清培养基产品介绍

描述

Tac-S101 BHK 细胞无血清培养基是倍谱基生物科技有限公司针对 BHK 细胞开发的具有自主知识产权的无血清培养基。其特点为：

- 完全无血清无蛋白体系。
- 不含任何动物源成分。
- 无需添加血清或血浆。
- 支持 BHK 细胞快速增殖和高密度培养。
- 支持伪狂犬病毒的高效扩增。

数据展示

细胞生长

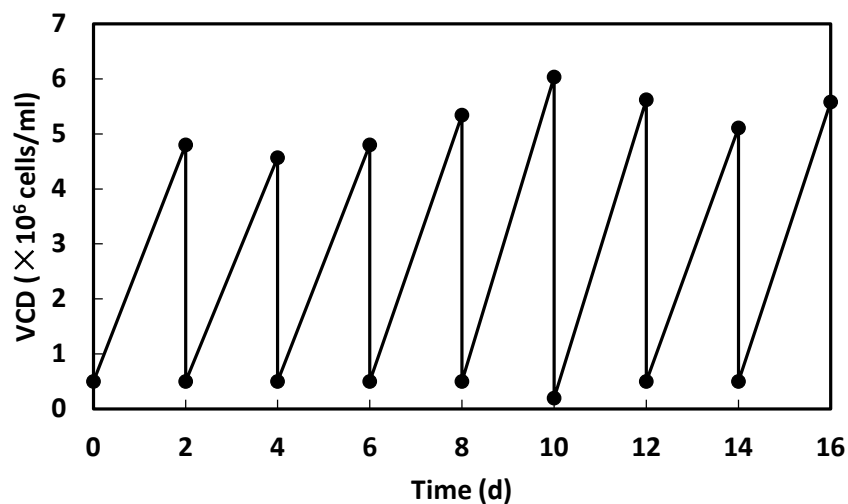


图 1 BHK 细胞连续传代

BHK 细胞在 Tac-S101 培养基中稳定传代，倍增时间为 13-16 h。

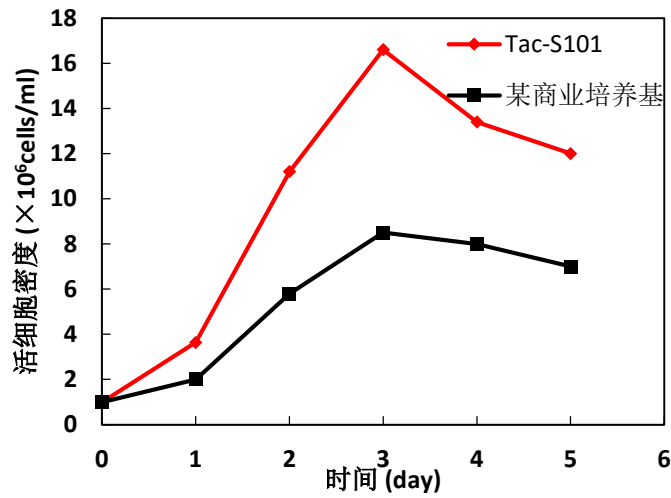


图 2 BHK 细胞生长曲线

悬浮 BHK 细胞在 Tac-S101 中以 1×10^6 cells/ml 接种，批培养扩增约 17 倍，远高于其他商业培养基中的培养水平。

伪狂犬病毒生产

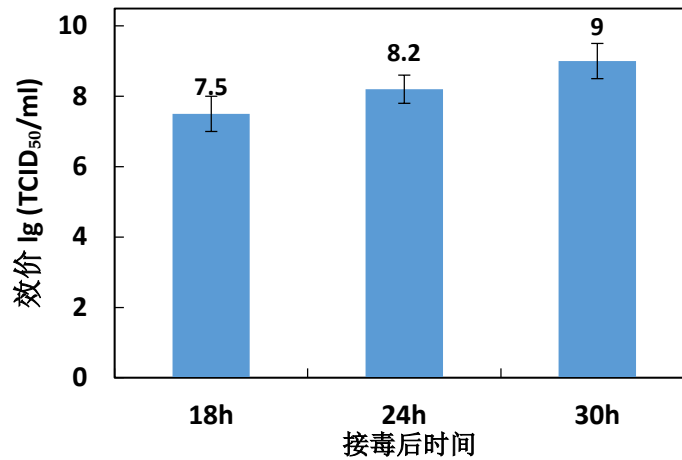


图 3 伪狂犬病毒产量

Tac-S101 培养基中出毒快，效价高。

产品信息

货号	特点	规格
FG0102001	完全无血清无蛋白培养体系，不含动物来源成分，支持 BHK 细胞高密度培养和伪狂犬病毒的高效生产	1 L (液体)