

产品说明书

Eden B501S 基础培养基

产品型号：B501S

产品描述

Eden B501S 基础培养基是上海倍谥基生物科技有限公司自主开发、研制和生产的化学成分明确的无血清、无动物源的基础培养基。该培养基包含碳水化合物、氨基酸、维生素、金属离子等营养组分，适用于 CHO 细胞流加培养、超高密度流加培养和灌注培养工艺下产物的高效表达。

产品配方

Eden B501S 基础培养基配方知识产权为上海倍谥基生物科技有限公司所有。

产品声明

本品不含水解物、细胞因子、谷氨酰胺、抗生素、HEPES、酚红和核苷类物质。

本品不含动物来源的原材料。

产品保存

- 保存于 2-8°C 的避光环境中。
- 本产品极易吸潮，开封后应立即使用，如需继续保存，应采用热封、密封夹等手段严格密封开启处，以防产品受潮失效。
- 当本产品保存时间超过保质期，建议弃用。

产品失效

本产品密封保质期为两年，产品为具有良好流动性的淡粉色或相近颜色粉末。依据配制说明配制后的溶液为清澈透明的淡粉色或相近颜色液体。

若出现以下情况可认为本产品失效，请及时与上海倍谥基生物科技有限公司的技术支持部门/售后服务部门联系。

- 干粉内出现不易粉碎的块状物。
- 干粉出现潮解。

Eden B501S 配制说明（定容配制）

根据表 1 所示配方进行 Eden B501S 基础培养基的配制。

上海倍谥基生物科技有限公司

上海市浦东新区蔡伦路 720 弄 1 号楼 5 楼 Tel: 021-68582660

www.bio-engine.com.cn

组分	浓度
Eden B501S 干粉	22.49 g/L
碳酸氢钠	2.200 g/L

表 1. Eden B501S 培养基配方表

(1) 按最终培养基**配制体积 90%称取相应体积**的水至培养基配制容器。配制时应使用超纯水或注射用水及以上标准的水，水温应控制在 20-30℃。开启培养基配制容器的混合系统，充分搅拌，搅拌时须避免气泡的产生。

(2) 按 22.49 g/L 的浓度比例准确称取相应质量的 Eden B501S 基础培养基，加入 (1) 的配制容器中，充分搅拌 13-17 min。

(3) 使用 10 mol/L 氢氧化钠溶液将 pH 调节至 6.0-6.5，搅拌 13-17 min。

(4) 称取 2.200 g/L 的碳酸氢钠粉末，靠近液面加入至配制容器中，搅拌 8-12 min，**定容至 100 %配液体积**。

(5) 建议使用脉冲泵或压缩空气 (3-15 psi) 经 $\leq 0.22 \mu\text{m}$ 孔径的无菌滤膜对 Eden B501S 培养基溶液进行无菌过滤。

(6) 配制完毕的培养基液体应存放于 2~8℃的避光环境中。

注：上述 “g/L”单位均为体积浓度（溶质质量/溶液体积）。

Eden B501S 配制说明（定量配制）

根据表 2 所示配方进行 Eden B501S 培养基的配制。

组分	浓度
Eden B501S 干粉	22.31 g/kg
碳酸氢钠	2.182 g/kg

表 2 Eden B501S 培养基配方表

(1) 按最终培养基**配制质量的 90%称取适量**的水至培养基配制容器。配液用水应使用超纯水、注射用水及以上标准的水，配制过程水温应控制在 20-30℃。开启培养基配制容器的混合系统，充分搅拌，搅拌时须避免气泡的产生。

(2) 按 22.31 g/kg 的浓度准确称取相应质量的 Eden B501S 基础培养基，加入 (1) 的配制容器中，充分搅拌 13-17 min。

(3) 使用 10 mol/L 氢氧化钠溶液将 pH 调节至 6.0-6.5，搅拌 13-17 min。

(4) 称取 2.182 g/kg 的碳酸氢钠粉末，靠近液面加入至配制容器中，搅拌 8-12 min，**定量至 100%配液质量**。

(5) 建议使用脉冲泵或压缩空气 (3-15 psi) 经 $\leq 0.22 \mu\text{m}$ 孔径的无菌滤膜对 Eden B501S 培养基溶液进行无菌过滤。

(6) 配制完毕的培养基液体应存放于 2~8°C 的避光环境中。

注：上述“g/kg”单位均为质量浓度（溶质质量/溶液质量）。

友情提示

(1) 若细胞株为细胞因子、水解物、谷氨酰胺或核苷类物质（次黄嘌呤和胸腺嘧啶）依赖型，建议在 Eden 系列培养基中添加合适浓度的上述物质。

(2) Eden B501S 基础培养基针对 CHO 细胞高效表达抗体过程进行设计开发，适用于抗体生产过程。若使用 Eden B501S 基础培养基进行传代过程中出现抑制细胞生长的情况，建议使用原传代培养基传代，在实施流加培养工艺时直接替换为 Eden B501S 基础培养基。

